



# 流し台設置手順

製品を梱包から取り出し、シンクを裏向け床に置いて下さい。


水平になるように箱等をかませて下さい。

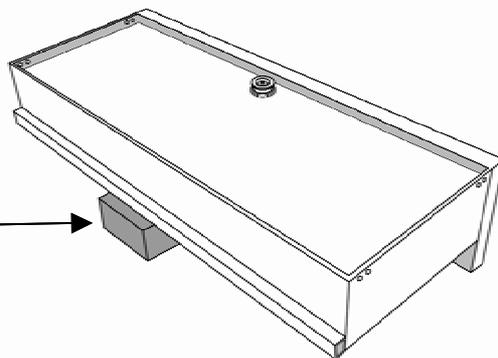

付属の脚を1脚ずつシンクに付属のナット・ボルトで確実に固定して下さい。

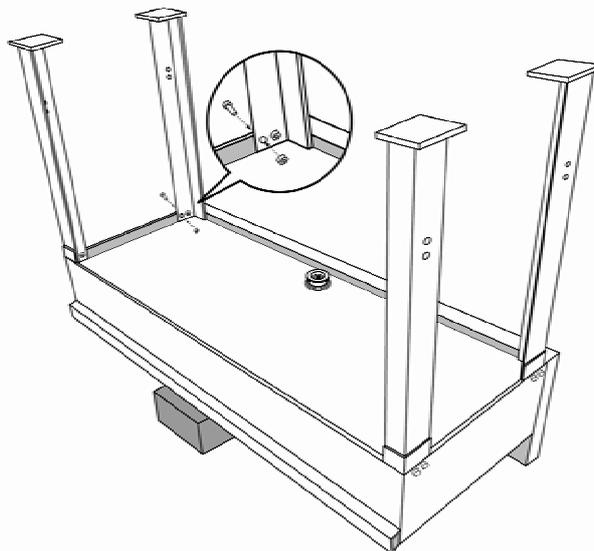


脚を4脚取り付けた後、下部補強枠とそれぞれの脚をボルト・ナットで固定して下さい。

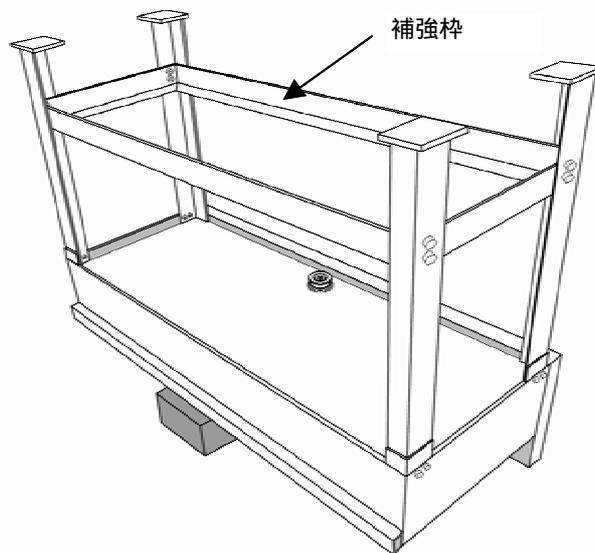

シンク底(裏面)の接続穴に付属の排水タケノコをねじ込んで下さい。

排水用ホースと接続用口元(パイプ径の大きい口)をねじ込んで下さい。

ホース接続口元(パイプ径の小さい口)にワイヤーバンドを通し、そのホース接続口元を排水タケノコに差込み、ワイヤーバンドで締め付け・固定して下さい。

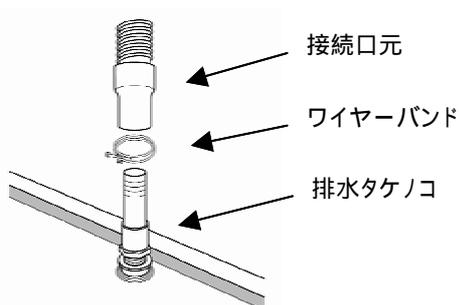

組み立てた後、脚が安定していることを確認後、シンクが上部に向くように設置して下さい。

排水ホースの先端を排水設備へ設置して下さい。

