

自然な姿勢でピペット操作ができる

プレートアングラ

27043 説明書

《材質》PVC




天板の傾斜角度を調整できます。
プレートを乗せて、各ウェルが見やすい角度、
ピペット操作がしやすい角度でご使用ください。

最大傾斜角度は約35度。
ストッパーのついた方向にのみ傾斜する、安
心設計です。

《使い方》

①両サイドのネジを軽く緩めて、天板の角度調節をしてください。

②両サイドのネジをしっかり締めて、天板を固定してください。

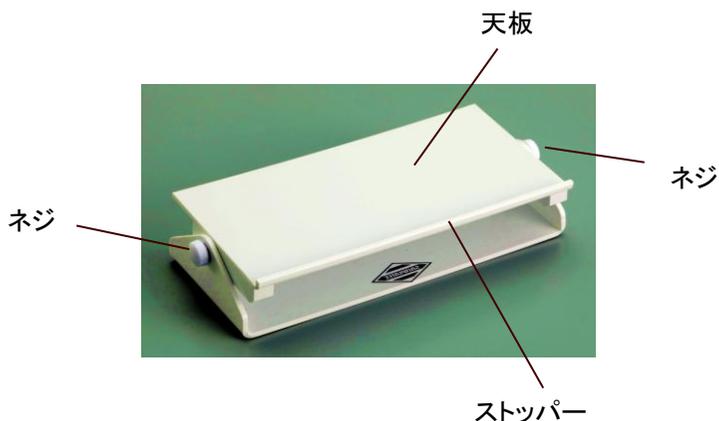

注意

・オートクレーブは出来ません。
汚れた場合は、アルコール殺菌してください。



ISO 9001:2008 認証取得

株式会社 サンプラテック

本社
 東京支店
 名古屋支店

☎ (06) 6353-5141 ☎ (06) 6353-5975
☎ (03) 3252-4461代 ☎ (03) 3252-4489営 ☎ (03) 3252-4462
☎ (052) 962-0291代 ☎ (052) 962-0323営 ☎ (052) 962-0293